

USB Microscope M3

User's Guide

◆ Windows 設備需求

Windows XP service pack 2 or later

Quicktime 7 or later

DirectX 9 or later


Factory installed USB 2.0 high speed port

P4 or equivalent

◆ 按裝 USB Shot 應用程式

1. 請先連接USB Microscope M3至電腦的USB Port。
2. 請依指示按裝應用程式 USB Shot, 按裝完成後重新啓動電腦。

◆ USB SHOT應用軟體操作畫面

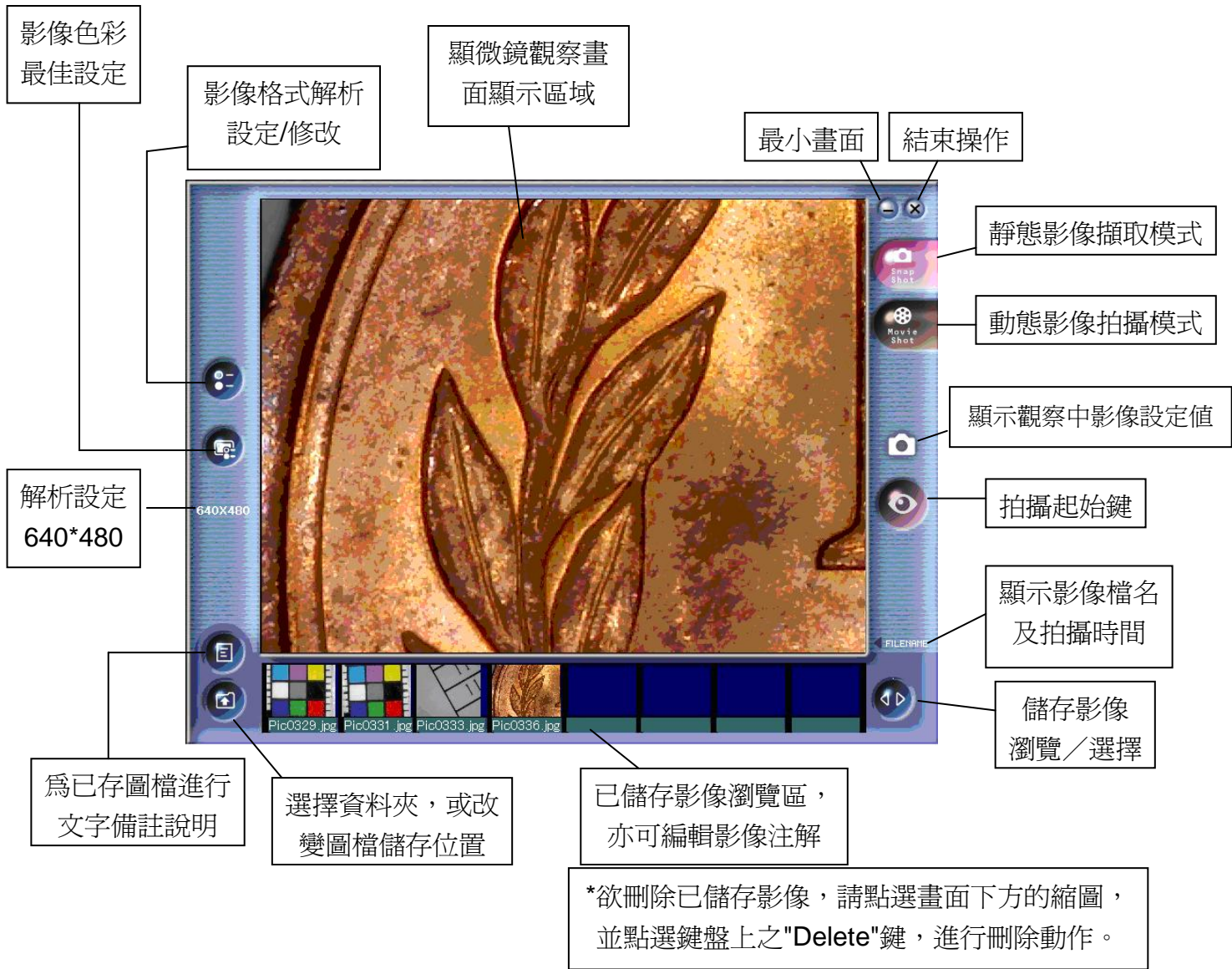

◎固定將影像解析設定為640*480格式

◆ M3 操作說明



電源指示燈

影像擷取鍵

按下本鍵，可擷取顯示畫面中的影像


USB線連接至電腦後，會顯示為綠燈

鏡頭

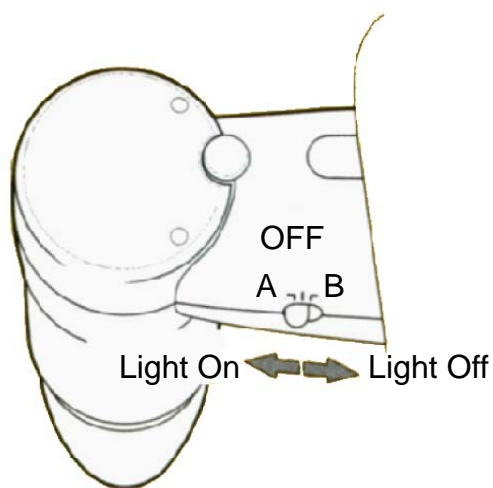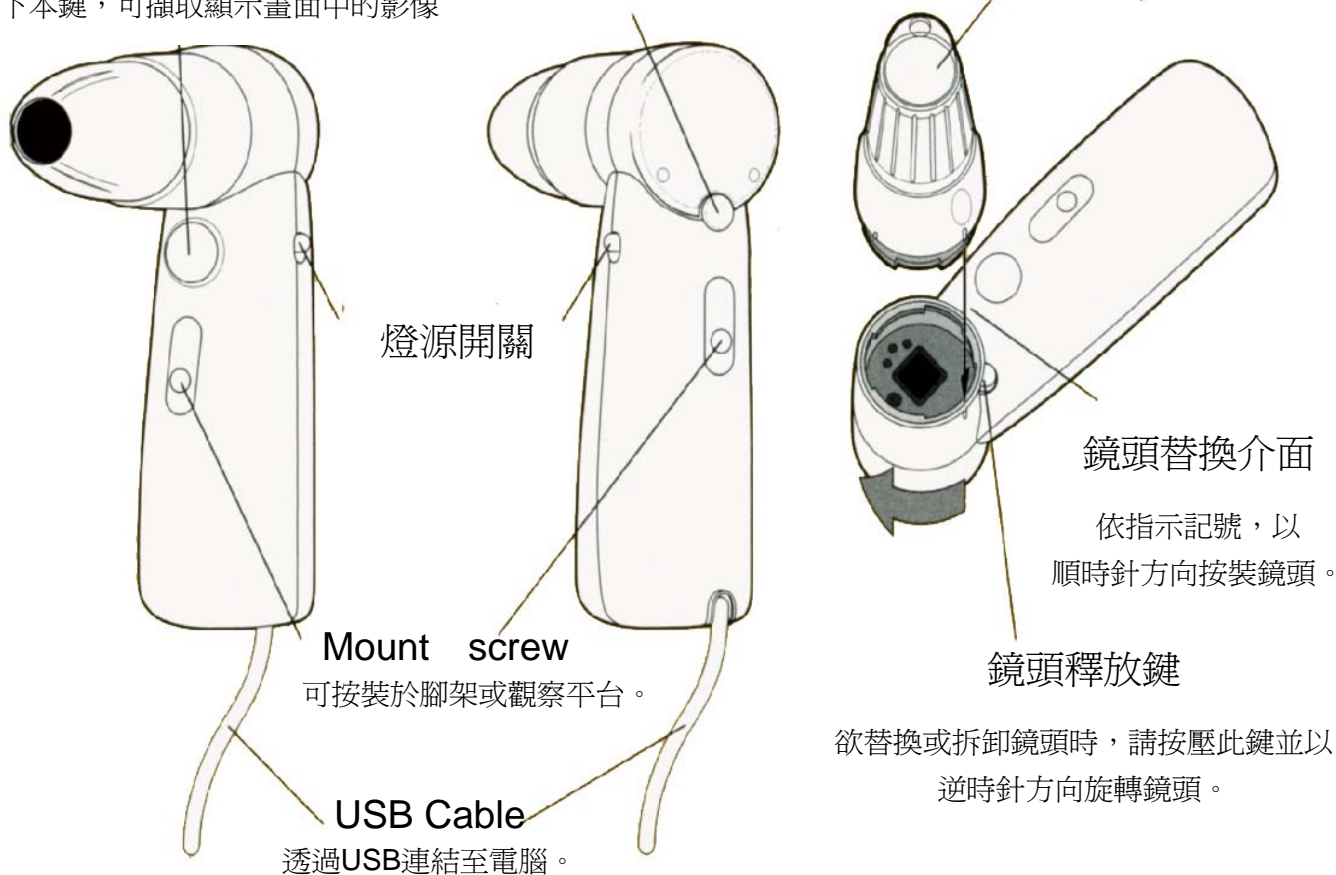

50x, 100x, 200x, 400x Lens

光源切換鍵設定

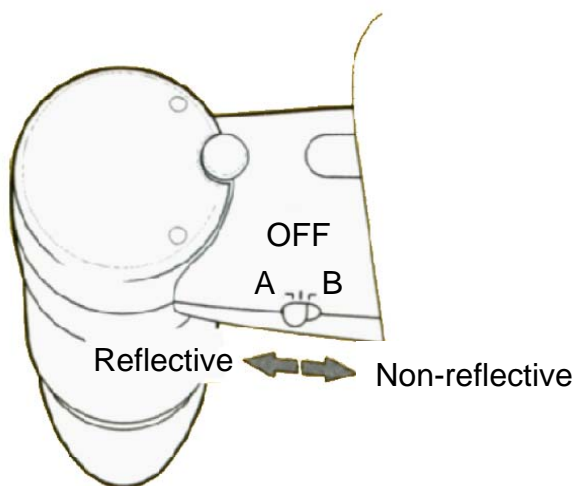

30N, 50N Lens


反射／無反射光源切換鍵設定

◆ Focusing guide


1

非接觸式
(Non contact position)

目標物
(Focus)

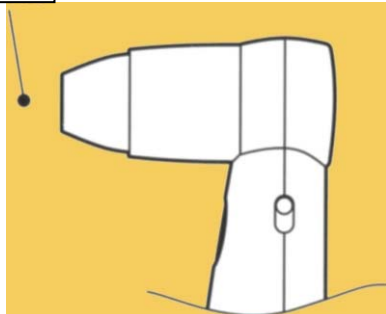

2

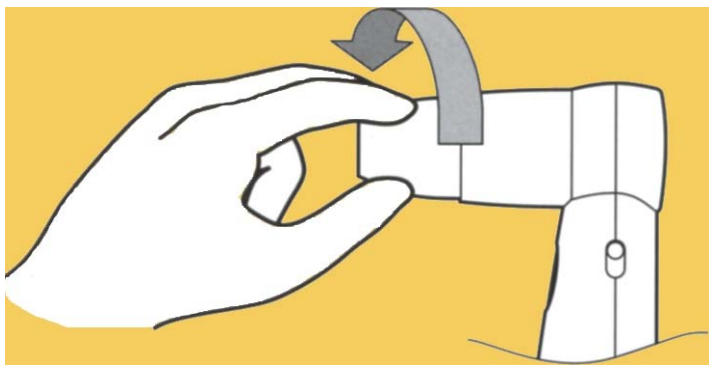

3

接觸式
(Touch and View position)

目標物
(Focus)

